

产品说明书 Product Manual

【产品名称】

通用名称: 假单胞菌显色培养基

英文名称: Pseudomonas Chromogenic Medium

【产品编号与包装规格】

产品编号	产品类型	包装规格	
CRM024	干粉	1000mL/瓶	
CRM024B1	成品平板	90mm*20 个/盒	

【产品用途】

用于假单胞菌属细菌的分离和检测。

【检验原理】

蛋白胨提供假单胞菌生长所需的营养物质;色素与假单胞菌属菌细菌对应的酶发生特异性反应显蓝绿色;琼脂是凝固剂。

【配方成分】

配方 (毎升)	含量
蛋白胨	20.0 g
盐类	8.0 g
混合色素	2.5 g
琼脂	15.0 g
рН	7.5±0.2

【使用方法】

称取 CRM024 干粉 45.5g,加入蒸馏水或去离子水 1L,搅拌加热煮沸至完全溶解,冷却至 45-50℃,倾注平板,备用。 CRM024B1 为一次性平板,在洁净环境,打开包装即可使用,需注意无菌操作。

网址: www.huankai.com

技术热线: 020-89856189/6289

邮编: 510663 传真: 020-32078333-8619

【质量控制】

下列质控菌株接种待测试培养基,36±1℃,18-24h结果如下:

指标	质控菌株及编号	计数培养基	方法	标准值	特征性反应
生长率	铜绿假单胞菌			PR≥0.7	蓝绿色菌落
	ATCC9027		一旦	FR20.7	三级巴国洛
	铜绿假单胞菌		定量 TSA	PR≥0.7	蓝绿色菌落
	ATCC27853	TCA			
选择性	粪肠球菌	ISA		G≤1	抑制
	ATCC29212		小六目	021	ንሱ ውን
	大肠埃希氏菌		半定量	G≤1	抑制
	ATCC25922			GSI	ቤተሳነ

【储存条件与保质期】

显色培养基干粉贮存于 2-30°C, 未开封保质期 2 年。 成品平板保质期见产品标签。



【注意事项】

- 1、称量时注意粉尘,佩戴口罩操作以避免引起呼吸道系统不适。
- 2、干粉培养基使用后立即旋紧瓶盖,避免吸潮结块。贮存于避光、干燥处。开封后根据存放条件的不同保质时间存在一 定的差异。

网址: www.huankai.com

技术热线: 020-89856189/6289

邮编: 510663 传真: 020-32078333-8619

3、质检报告可以登录环凯网站 http://www.huankai.com, 打开"质检报告"页面,输入产品批号下载。

【废物处理】

检测之后带菌物品置于 121℃下高压灭菌 30 分钟后处理。

【执行标准】

Q/HKSJ 03 广东环凯微生物科技有限公司企业标准 普通微生物培养基

【说明版本】

2025年05月01日